



TERMELŐ, KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
9200 Mosonmagyaróvár
Gyertyán u. 22.
Tel: 96/217-732

Módszertani utasítás

A Labomark Kft. által gyártott 73%-os brillantzöldes alkoholhoz

1. Felhasználás

A tej frissességének, hőstabilitásának meghatározása.

2. Összetétel (g/100 ml)

Brillantzöld	0,518 g
Citromsav	0,082 g
Demineralizált víz	304 g
Etilalkohol 96,2 %	752 g

3. Megjelenés

Sötétzöld színű, jellegzetes szagú folyadék.

3. Használati utasítás

Egy kémcsőbe mérjük be 5 ml tejet és 5 ml 73%-os brillantzöldes alkoholt! A kémcső tartalmát rázzuk össze, majd az eredményeket fehérje kicsapódás alapján bíráljuk el!

4. Eredmények értékelése

- I. rendű: Kicsapódástól mentes.
- II. rendű: Néhány pehely a kémcső falán.
- III. rendű: Kevés pehely a kémcső falán.
- IV. rendű: Pelyhes kicsapódás.
- V. rendű: Durva kicsapódás
- VI. rendű: Nagyon durva kicsapódás

SH ° 6,80	SH ° 7,2	SH ° 7,4	SH ° 8,00
			

