



TERMELŐ, KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
9200 Mosonmagyaróvár
Gyertyán u. 22.
Tel: 96/217-732

Módszertani utasítás

A Labomark Kft. által gyártott Plate Count leveshez

1. Felhasználás

Általános tápközeg széles körű alkalmazásra.

2. Összetétel (g/liter)

Tripton	5,0 g
Élesztőkivonat	2,5 g
Glükóz	1,0 g
Desztillált víz	1000,0 ml

3. Megjelenés

Folyékony tápközeg, tiszta, sárgásbarna, üledéktől mentes. pH $6,6 \pm 0,2$ 25 °C-on

3. Használati utasítás

Adagolja a táplevest steril kémcsövekbe! Oltsa le a tápközeget a mintaanyaggal!
Tenyésztés: 24 órát 35 °C-on anaerob módon.

4. Eredmények értékelése

Az eredmények értékelése függ attól, hogy milyen módszert alkalmaz.