



9200 Mosonmagyaróvár
Gyertyán utca 22.
Tel: 96/217-732, Fax: 96/555-501

Rozolsav próba Tompítottság ellenőrzése

Kémcsőbe 5ml tejet, utána 5 ml 96%-os etilalkoholt pipetázunk, majd 1-2 csepp 1%-os rozolsav oldatot adunk, összerázzuk. Szóda jelenlétében (a sóda mennyiségétől függően) halvány vagy sötétebb rózsaszínű lesz a tej. A nem tompított tej színe sárgásbarna.

